



BİYOGÜVENLİK KABİNİ BAKIM TALİMATI



Doküman Kodu:ML.TL.11

Yayın Tarihi:29.05.2012

Revizyon No:

Revizyon Tarihi:

Sayfa 1 / 1

1.AMAÇ: Kültür ve ekim çalışmalarında steril çalışma ortamı sağlamak, kullanıcıyı, numuneyi ve çevreyi korumak.

2.KAPSAM: Bakterioloji çalışanları tarafından güvenlik kabininin bakımını kapsar.

3.SORUMLULAR: Laboratuvar teknisyenleri, Mikrobiyoloji uzmanları.

4.UYGULAMA

4.1.1 Aç/kapa anahtarı ile kabini çalıştırınız.

4.1.2 Çalışmaya başlamadan önce 15 dakika süresince bekleyiniz.

4.1.3 Kabinde hava kanalları üzerine hiçbir şey koymayınız.

4.1.4 Çalışma bittikten sonra kabini aç/kapa anahtarından kapatınız veya stand-by pozisyonunu seçiniz.

4.1.5 Mesai bitiminde kabin %10'luk çamaşır suyu ile temizlenir.

4.1.6 UV lamba çalıştırılarak laboratuardan çıkılır.

5.DAĞITIM:

Laboratuvar teknisyenleri

Mikrobiyoloji uzmanları

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Mikrobiyoloji Uzmanı	Kalite Direktörü	Başhekim